




## VÆRD AT VIDE OM ALUMINIUMROTORER

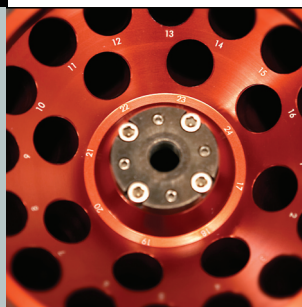

- **Fjern altid adaptorene efter brug**  
Det anbefales, at adaptorene fjernes straks efter brug, for at undgå fugt, som kan medføre korrosion.
- **Hold rotoren ren**  
Vær opmærksom på spild, særlig af syreholdige eller alkaliske væsker, da dette kan give anledning til korrosion. Rengør rotor og bægre i mild sæbevand, pH værdi under 8, og skyl efter med vand. For autoklavering se rotor manualen.
- **Opbevar vinkelrotoren med bunden opad**  
Hvis rotoren bliver opbevaret med bunden opad, kan fugt ikke samles i hullerne og starte korrosionen. Stil rotoren på et viskestykke, som kan suge evt. fugt.
- **Opbevar rotoren på et tørt sted**  
Hvis rotoren ønskes forklølet ved f.eks. 4°C i køleskab; læg den i en plastpose, så rotoren holdes tør.
- **Voksbehandling forlænger rotorens levetid**  
Voks ligger et beskyttende lag mod fugt, og man opdager ved behandling samtidig ridser, begyndende ældningstegn og slidtage.
- **Vedligehold med olie og fedt**  
Forlæng rotorens levetid med god vedligeholdelse. Vask og tør rotoren efter endt brug og smør overflader med olie. Smør O-ringe og bægerophæng med fedt.

### Rotorinspektion efter garantiperiodens udløb

Axeb tilbyder at inspicere dine gamle rotor. Du får en testrapport samt en konklusion på rotorens tilstand.

**AXEB ANBEFALER ET ÅRLIGT EFTERSYN**

Har du spørgsmål  
eller brug for service?

Kontakt Axeb på  
T: 4362 4647