

VÆRD AT VIDE OM CARBONROTORER



Fiberlite® carbonrotorer er fremstillet af kulfiber - et særdeles stærkt materiale. Mange kender det fra bl.a. både, biler, cykler, fly og ketchere. Der er mange fordele ved at anvende en carbonrotor. Den er bl.a. mere ergonomisk, sikker og holdbar.

- Rotoren skal altid være fastspændt inden centrifugen startes.
- Tjek altid, at det er de rigtige rør/flasker, der anvendes.
- Tjek altid, om pakninger og O-ringe er på plads og i orden.
- Tjek at låg på rotor, rør og flasker er skruet fast.
- Carbonrotorer tåler stærke syrer og baser, men pas på metallet ved gyro, som ikke tåler den samme behandling som kulfiber.
- Søg altid for at rengøre og dekontaminere rotoren efter brug.
- Kun rørhullerne i rotoren må sættes "i blød" - ikke hele rotoren.
- Carbonrotorer kan autoklaveres uden problemer.
- Til rengøring anbefales mild sæbevand.
- Husk at læse manualen grundigt før brug.

AXEB ANBEFALER ET ÅRLIGT EFTERSYN

Har du spørgsmål
eller brug for service?

Kontakt Axeb på
T: 4362 4647