



VÆRD AT VIDE OM HERAEUS FRYSERE – 86°C



Opnå de bedste resultater med fryserne fra Heraeus,
der har stabile temperaturer og en lang levetid.

- Installer altid fryseren i et lokale med tilstrækkelig ventilation. For høj varme i lokalet kan medføre forringelse af fryserens køleeffekt.
- Husk altid at læse brugermanualen inden anvendelse af fryseren.
- Tjek dørpakninger og rens dem for is jævnligt – det skal være let at lukke døren. Fryseren arbejder unødigt hårdt, hvis døren ikke lukker tæt.
- Sørg for, at der ikke er "tom luft" i fryseren – fyld fryseren i stedet evt. med tomme racks. Da det ellers kan give større temperaturudsving og dermed en ustabil fryser.
- Tjek filtret jævnligt og rens filtret for lufttilgang mindst hver 6. måned. Hvis luftindtaget er lukket, arbejder fryseren unødigt hårdt - det kan forårsage frysernedbrud.
- Rengør ribberne på kondensatoren og filtermåtten, når der er synlig snavs.
- Luk døren, når advarsel lyder, så undgås alarm efter 4 minutter.
- Tjek alarmbatteri jævnligt ved at afbryde strømmen og en (lokal) alarm lyder.
- Tjek (central) alarmovervågning jævnligt.
- Tjek CO2 backup jævnligt - se om flasken er fuld.
- Ved rengøring - sluk for fryseren, og vent indtil temperaturen i det indvendige kammer svarer til temperaturen i lokalet.
- Rengør fryseren indvendigt og udvendigt med lunkent vand tilsat almindeligt opvaskemiddel.
- Der bør udføres et årligt eftersyn på fryseren af Axebs service eller tilsvarende uddannede fagfolk for at garantere, at fryseren er driftssikker og fungerer optimalt.

AXEB ANBEFALER ET ÅRLIGT EFTERSYN

**Har du spørgsmål
eller brug for service?**

**Kontakt AxeB på
T: 4362 4647**