

VÆRD AT VIDE I CELLELABORATORIET!

- Cellerummet bør **ALTID** være et lukket rum, uden for meget "trafik".
- Skift **ALTID** kittel og sko, før du går i cellerummet.
- Tag smykker og ur af, **vask og desinficer hænder** eller brug handsker.
- **Sprit sterilbænken** af før og efter brug.
- **Sprit medieflasker** mm. af inden de placeres i sterilbænken.
- **Sprit mikroskopet** af før og efter brug.
- Husk at **rengøre fryseren** jævnligt og undgå opbevaring af åbne medieflasker og lign.
- **Skift vand** i vandbad og i CO₂ inkubatoren mindst 1 gang om ugen.
- Ethvert **mediespild** i CO₂ inkubatoren bør straks tørres op.
- **Vask og desinficer** CO₂ inkubatorens indre flader, hylder, hyldeknægte mm.
Hvis ventilatoren har tegn på kontaminering, bør den skiftes.
Spray de afvaskede dele med Barrycidal 36 og lad det virke 30-60 minutter for at sikre effekten.
Dette bør gøres 1 gang om måneden.
- Om nødvendigt kan inkubatoren aftørres med 70% ethanol.
- CO₂ inkubatorer med indbygget dekontaminerings – eller steriliseringsprogram.
Bør anvendes minimum hver anden måned.
- Før logbog : (forefindes i Heraeus brugermanualer) Eks.:

| Udført | Skift af vand 1 gang pr. uge | Rengøring 1 gang pr. måned | Desinfektion (indbygget) Hver måned | Autokalibrering Hver 3. måned | Initialer |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| Dato | 2/6 | 1/5 | 1/5 | 2/6 | QX |

Evt. bemærkning:

Er der kontamineringsproblemer?

Husk at al kontaminering kommer fra de ydre omgivelser og ikke fra inkubatoren, så vær meget omhyggelig med det aseptiske arbejde.

Vand i inkubatoren

Brug **autoklaveret** destilleret eller ionbyttet vand (alm. ionbytter fra den orange hane)
AquaTec™ Water Cleaning Cell - til desinfektion i vandbadet – spørg Axeb