



VÆRD AT VIDE OM CENTRIFUGER

- Centrifugen bør kun anvendes af kvalificeret personale, der omhyggeligt har læst manualen og er fortrolig med generelle retningslinier for brug af centrifuger.
- Anvend kun godkendt komplet rotorudstyr, emballage, rør, flasker m.m. i overensstemmelse med leverandørens specifikationer.
- Sørg for at rotorudstyret er korrekt installeret. På visse rotorere skal møtrik/skrue checkes før hver kørsel. Låg for vindkedler skal altid anvendes.
- Maksimum hastigheder anført på rotorudstyr må aldrig overskrides.
- Det er vigtigt at laste rotorudstyret symmetrisk og afvejet på begge akser. Ved vægtfylde > 1,2 anvendes reduktionsfaktor i henhold til manualen.
- Ved anvendelse af udsvingsrotorer skal alle bægre og låg være placeret under drift. På udsvingsrotorer skal alle bevægelige dele smøres med medfølgende fedt og olie.
- Centrifuge i drift skal altid stå stabilt, støttet på alle tre eller fire ben/hjul. Rotoren skal altid være i vater.
- Centrifugen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder eller til centrifugering af brandbare væsker.
- Centrifugen må ikke flyttes, når rotor er monteret.
- Efter endt brug er det vigtigt at:
 - Rotorudstyret rengøres i mild sæbeopløsning, skylles i rent vand, tørres, olieres og opbevares på passende underlag, der sikrer mod beskadigelse.
 - Centrifugekammer (bowl) rengøres og tørres.
 - Efterlad centrifugen med delvist åbent låg for at undgå kondensdannelse.

Husk i øvrigt, at det er lovpligtigt med et årligt sikkerheds & serviceeftersyn.

AXEB ANBEFALER ET ÅRLIGT EFTERSYN

Har du spørgsmål
eller brug for service?

Kontakt Axeb på
T: 4362 4647