



VÆRD AT VIDE OM FRYSERE



- Installer altid fryseren i et lokale med tilstrækkelig ventilation. For høj varme i lokalet kan medføre forringelse af fryserens køleeffekt.
- Husk altid at læse brugermanualen inden anvendelse af fryseren.
- Tjek dørpakninger og rens dem for is jævnligt – det skal være let at lukke døren. Fryseren arbejder unødigt hårdt, hvis døren ikke lukker tæt.
- Sørg for, at der ikke er ”tom luft” i fryseren – fyld fryseren i stedet evt. med tomme racks. Da det ellers kan give større temperaturudsving og dermed en ustabil fryser.
- Tjek filtret jævnligt og rens filtret for lufttilgang mindst hver 6. måned. Hvis luftindtaget er lukket, arbejder fryseren unødigt hårdt - det kan forårsage frysernedbrud.
- Rengør ribberne på kondensatoren og filtermåtten, når der er synlig snavs.
- Luk døren, når advarsel lyder, så undgås alarm efter 4 minutter.
- Tjek alarmbatteri jævnligt ved at afbryde strømmen og en (lokal) alarm lyder.
- Tjek (central) alarmovervågning jævnligt.
- Tjek CO2 backup jævnligt - se om flasken er fuld.
- Ved rengøring - sluk for fryseren, og vent indtil temperaturen i det indvendige kammer svarer til temperaturen i lokalet.
- Rengør fryseren indvendigt og udvendigt med lunkent vand tilsat almindeligt opvaskemiddel.
- Der bør udføres et årligt eftersyn på fryseren af Axebs service eller tilsvarende uddannede fagfolk for at garantere, at fryseren er driftssikker og fungerer optimalt.

AXEB ANBEFALER ET ÅRLIGT EFTERSYN

Har du spørgsmål
eller brug for service?

Kontakt AxeB på
T: 4362 4647